

Quick Guide

Boot Cover Swabs Sampling Kit



Open zipper bag
 Öffne Druckverschlussbeutel
 Aprire la busta
 Abrir la bolsa con cierre
 Otwórz woreczek strunowy
 Ouvrir le sac avec une ouverture Zip
 Открыть пластиковый пакет с zip-лок застежкой



Put gloves on
 Ziehe Handschuhe an
 Indossare i guanti
 Colocarse los guantes
 Załóż rękawiczki
 Mettre les gants
 Надеть перчатки



Put plastic boot cover on
 Ziehe Plastik Überschuhe an
 Indossare i copristivali
 Colocarse los cubre-calzados plasticos
 Załóż foliowe ochroniacze na buty robocze
 Mettre les surchaussures en plastique
 Надеть одноразовые пластиковые бахилы



Open Twirl-tie(TM) bag
 Öffne Twirl-Tie(TM) Beutel
 Aprire il sacchetto Twirl-Tie (TM)
 Abrir la bolsa Twirl-tie(TM)
 Otwórz worek Twirl-tie(TM) z okładzinami
 Ouvrir le sac avec une ouverture Twirl-tie (TM) (lien d'attache à faire tourner)
 Вскрыть пластиковый пакет с фиксацией закрывания Twirl-tie(TM)




Put boot swabs on
 Ziehe Sockentupfer an
 Indossare i tamponi da stivale
 Colocarse las calzas
 Załóż okładziny na foliowe ochroniacze
 Mettre les PédiChiffonnettes
 Надеть бахилы для взятия образцов



Take sample
 Probennahme
 Prelevare il campione
 Tomar las muestras
 Pobierz próbkę
 Faire le prélèvement
 Произвести забор образца



Put boot swabs into the twirl-tie bag and close it
 Gib Sockentupfer in den Twirl-Tie(TM) bag
 Inserire i tamponi da stivali nel sacchetto Twirl-Tie (TM) e chiuderlo
 Colocar las calzas en las bolsas Twirl-tie(TM)
 Zdejmij okładziny, włóż z powrotem do worka Twirl-tie(TM) i zamknij
 Mettre les PédiChiffonnettes dans le sac avec une ouverture Twirl-tie et le fermer
 Поместить бахилы для взятия образцов в Twirl-tie(TM)-пакет и закрыть

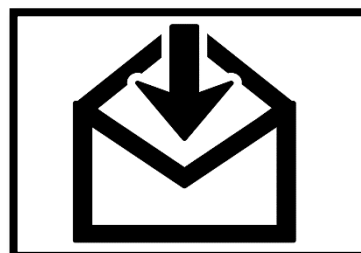

Send twirl-tie bag to the laboratory
 Sende den Twirl-Tie Beutel ins Labor
 Spedire il sacchetto Twirl-Tie (TM) al laboratorio
 Enviar las bolsa Twirl-tie al laboratorio
 Opisz worek i wyślij do laboratorium
 Expédier le sac avec une ouverture Twirl-tie au Laboratoire
 Отправить Twirl-tie(TM)-пакет с образцом в лабораторию